

ラボ用（試験用）の粉碎に

粉碎機

（サイクロンサンプルミル）

CSM-S1/CSM-F1

主に
粒状・サンプル用



CSM-S1

主に
葉・飼料・木片等用



CSM-F1

均一粒度が得られるラボ用粉砕機


米・麦をはじめ、葉・雑穀・飼料・肥料・プラスチックなどの
各種サンプルを粉砕します。

特長

- ① 軟らかいものから硬いものまで迅速に粉砕。
- ② 超高速回転インペラーにより均一な粒度に粉砕。
- ③ サイクロン方式により粉砕中の発熱が少なく試料は変質しません。
- ④ サイクロン方式により粉砕のたびに粉砕機内部を掃除する必要はありません。


原理 (特許)

インペラーが高速で回転するため高速気流が発生します。サンプルは高速気流にのり粉砕室内で衝撃粉砕をくり返し、十分小さくなるとスクリーンを通過し排出されます。

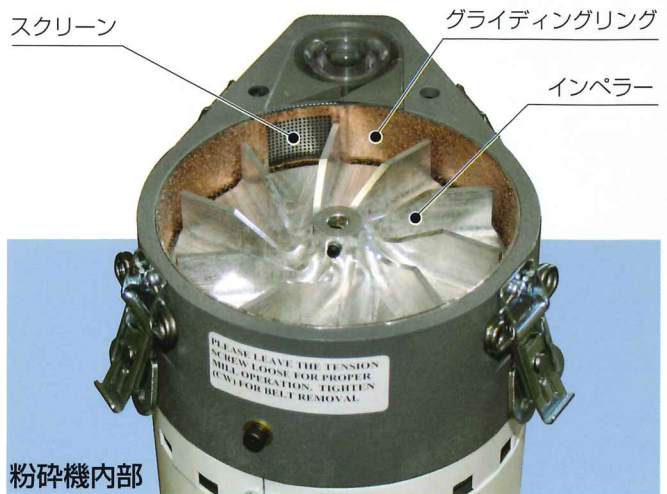

粉砕機内部

粒度分布 (スクリーン1.0mm使用)

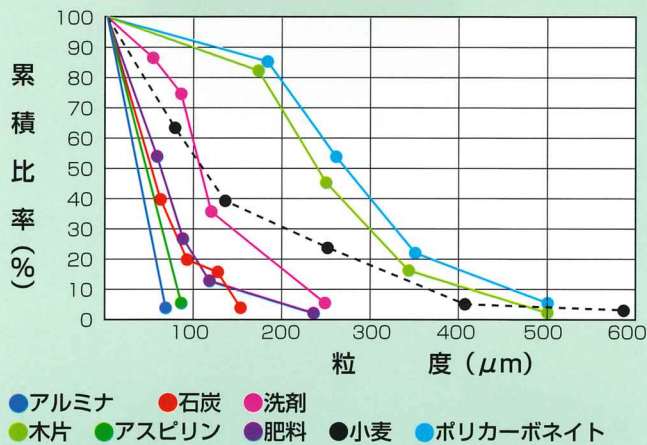


主要諸元

型式	CSM-S1	CSM-F1
粉砕対象	米・麦など直径最大5mmまで	葉・飼料・木片など
インペラ回転速度	12,600rpm(60Hz)	10,400rpm(50Hz)
粉砕量	最大3g/秒	
スクリーン	0.5mm、1.0mm(鉄製各1枚)	
モーター	3/4HPコンデンサ始動	
電源	AC100V ±10%	
消費電力	1KW	
寸法	470高さ×260巾×260奥行mm	
重量	13kg	
オプション	サンプルボトル/120ml(36本入/箱)	

●お問い合わせは

安全にお使いいただくために
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
◆この外観仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
◆製品の色は、印刷物のため実際の色調とは若干異なります。
◆このパンフレットの内容は平成24年5月現在のものです。

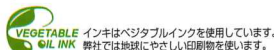

静岡製機株式会社

北海道(営) 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3丁目4番12号 TEL.(011)781-2234
東北(営) 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3丁目1番14号 TEL.(0229)23-7210
新潟(営) 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山1丁目5番30号 TEL.(025)287-1110
関東(営) 〒302-0017 茨城県取手市桑原1424-1 TEL.(0297)73-3530
中部(営) 〒437-0023 静岡県袋井市高尾2620-1 TEL.(0538)43-2251
北陸(営) 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL.(076)249-6177
関西(営) 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2丁目10番8号 TEL.(06)6432-7890
中四国(営) 〒700-0975 岡山市北区今2丁目8番12号 TEL.(086)244-4123
九州(営) 〒839-0862 福岡県久留米市野中町1438-1 TEL.(0942)32-4495
営業本部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.(0538)23-2661

ホームページアドレス <http://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

製造元  UDY CORPORATION

E120501b®