

分解菌迅速集積装置

-分割型-

付属資料

1.セット一覧

本体（分割型） 1台






- ①シリコ栓 1個
- ②ビニルホース2種（各1m）
- ③エアフィルタ 2個
- ④クランプ 2個
- ⑤エアポンプ 1台
- ⑥ガラスフィルタ 1枚
- ⑦ガラスフィルタ挿入用器具 1本





2.使用方法


2-1.付属のガラスフィルタを図のようにしてセットしてください。

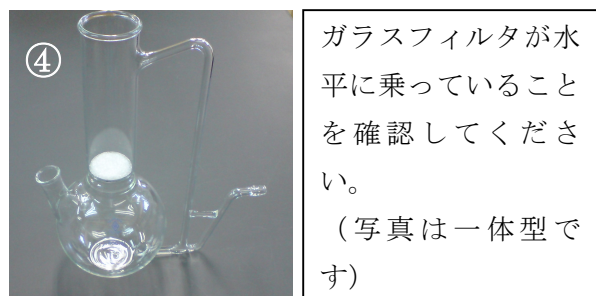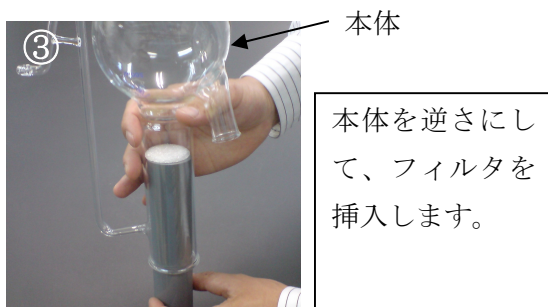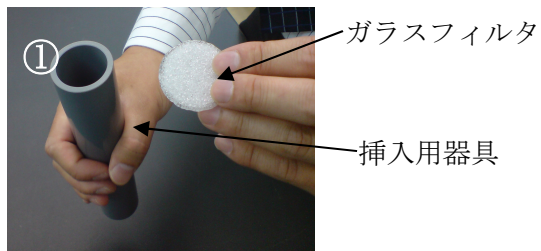

2-2.分割型本体は図のように組み立ててください。

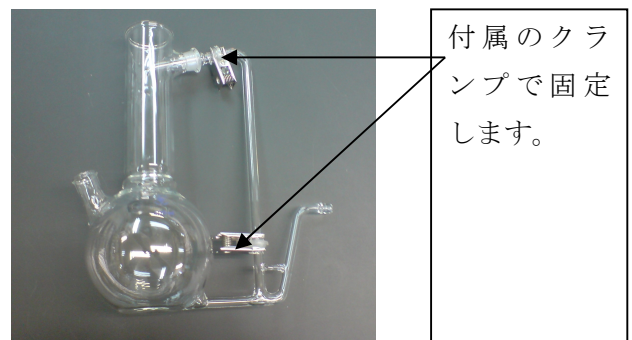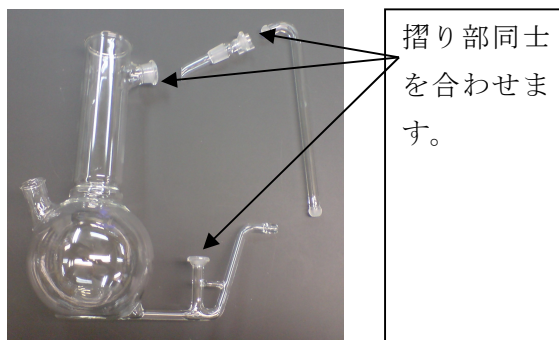


2-3.ガラスフィルタの上にガラスウールなどを敷き、土壌と炭の混合物（土：炭=20 g : 1 g）をその上に出来るだけ平らに詰めます。詰めすぎると混合層が目詰まりを起こし、還流溶液が落ちなくなってしまう。

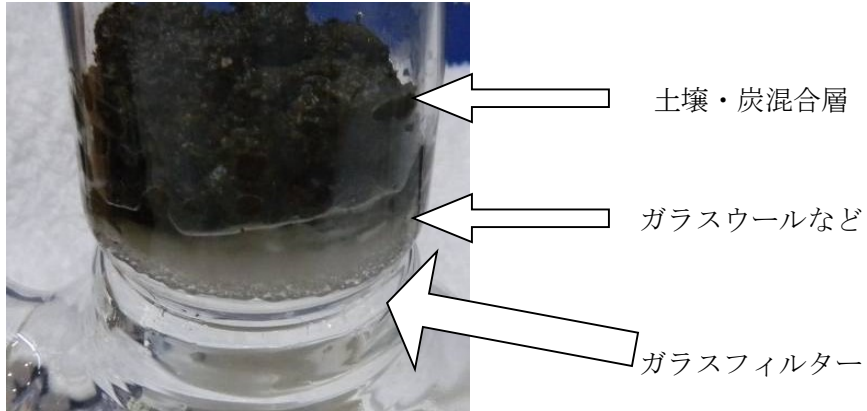

2-4.付属のチューブ類を適当な長さにカットしてください。装置を下図のように繋ぎます。


2-5.還流液（※）を入れて、エアポンプをコックが閉じた状態で電源に繋がします。溶液の還流の様子をみながら、徐々にエアポンプのコックを解放します。本体の脇の注ぎ口は付属のシリコ栓で栓をして下さい。本体上部の開口部はアルミホイルなどでフタをして下さい。密封してしまいますと、エアポンプからの空気が抜けなくなってしまう。

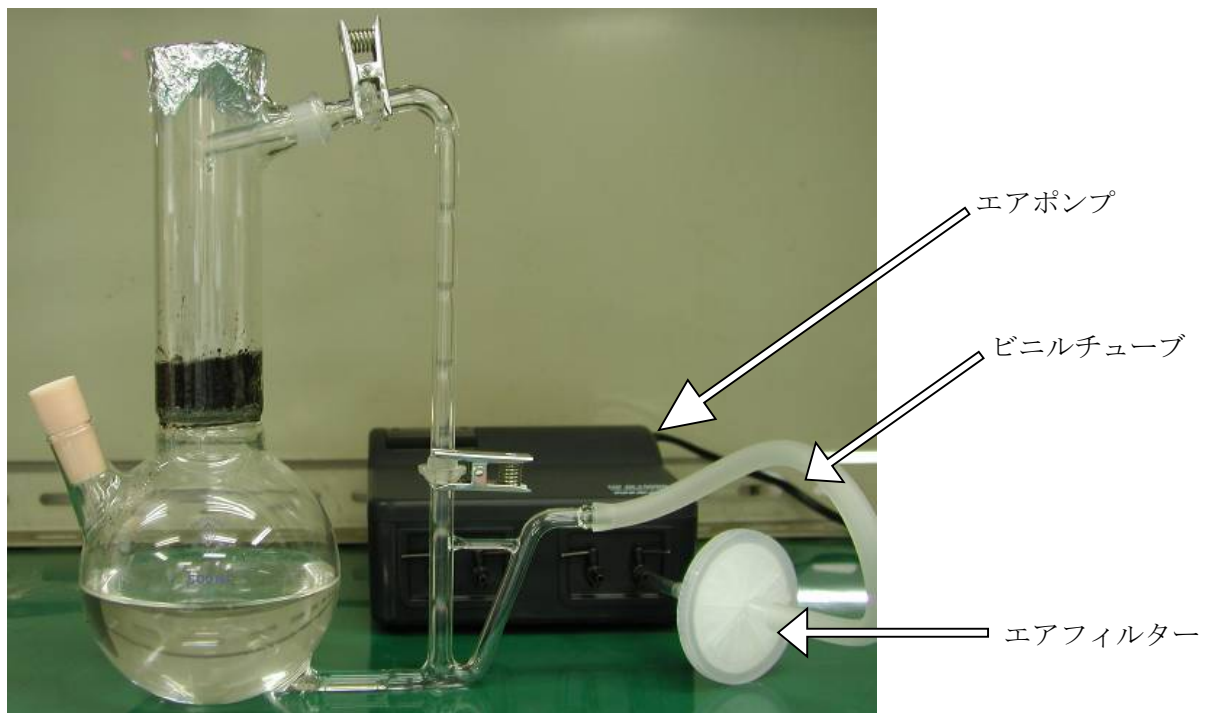

3.その他・ご注意

3-1.分割型は写真の位置にある番号が同一のものでないと組立ができません。

また、破損時の修理依頼の際はパーツの全てをお送りいただきますようお願いいたします。

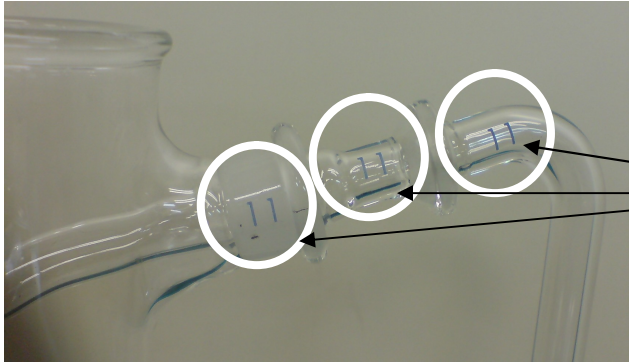

分割型を複数お持ちの場合は必ず図の位置の番号が同一の物をご使用下さい。

3-2.還流液の成分や分解菌の集積の判断など技術的な点は下記にお問合せ下さい。

(株) 藤原製作所
03-3918-8111 (代表)
技術課