

小型もみすり器の使用説明

この度は弊社の製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。
本器は簡単な操作で少量の粳摺りするものです。具体的な手順は下記を
参照してください。

ご使用方法

- 1 一握り程度の粳を本器の上にある蓋をどちらか開けて投入し、蓋を再び閉めてください。
- 2 ハンドルを回すと中のゴムが回転し粳摺りを行います。すべての粳が一度粳摺り終了したら、本器を 180 度回転（上下逆に）させて、同じ作業を行ってください。
- 3 何度か同じ作業を行うときれいに粳摺りができます。
- 4 最後に粳摺りが終了しましたら下の蓋を開け粳摺りが終了した玄米を取り出して下さい。
- 5 中に残った粳殻は付属のブラシを使ってきれいに取り除いて下さい。

(株)藤原製作所